

**用于实验室、卫生机构和工业应用场合的重垢去污剂**

30 Glenn Street  
White Plains NY 10603 USA  
电话: 914.948.4040  
传真: 914.948.4088

在美国的 24 小时应急电话  
(CHEM-TEL) (800) 255-3924

(电子邮件)  
cleaning@alconox.com

(URL) <http://www.alconox.com>

- 经销商
- 技术信息
- 免费样品
- 新发展



# Citrajel®

## 低泡液体酸性清洗剂

- 最适合用作酸性洗涤剂或冲洗剂
- 旨在节约成本
- 无磷、可生物降解且易于处理
- 低泡酸性清洗剂和冲洗剂在清洗机内清洗效果非常好
- 用于清洗验证测试设备，以通过实验室认证和工厂检测审核
- 将酸性成分和去污剂成分结合起来，可去除金属氧化物、盐和无机残渣

**用于清洗以下器具：**实验室器皿、取样装置、乳品设备的光学部件、电子组件、药品装置、化妆品制造设备、锻造金属、冲压和铸造件、工业部件、管道、容器、锅炉和反应器。符合 USDA，可用在经过联邦政府检查的肉类和禽类工厂。通过了水质分析的禁用物残留测试通过了 FDA 认证。

**用于去除以下物质：**锈迹、金属氧化物、金属络合物、痕量无机物、乳石、污垢、粗砂、抛光剂、尘垢、油脂、脂肪、油、微粒、两性肽、沉淀、化学品和溶剂。

**清洗以下表面：**腐蚀抑制性配方，建议清洗玻璃、金属、不锈钢、瓷器、陶瓷、塑料、橡胶和玻璃纤维。如果迅速清洗的话，可以用在铜、青铜、铝、锌和镁等软金属上。建议进行腐蚀性测试。

**清洗方法：**实验室器皿清洗机、洗碗机、洗衣机杀菌器、洗衣机消毒机、购物车清洗机、喷洗机、电化学净化机、超声波清洗器、就地清洗，如果使用了正确的护肤装置和眼罩的话，还可以手洗。

**说明：**用冷水、温水或热水配置新鲜的 1 - 2% 溶液（每加仑 3 - 5 汤匙，每加仑 1 1/4 - 2 1/2 盎司或者每升 10 - 20 毫升）。尽量使用热水。对于难以清洗的污垢，请提高水温并加大去污剂的用量。用浸泡、循环、擦拭或超声波方法清洗。佩戴防护手套和眼镜。最好用流水彻底冲洗。对于重垢，最好用蒸馏水、去离子水或纯净水冲洗，或者整个过程都用这些水进行冲洗。对于食物接触表面，用饮用水进行冲洗。可广泛用在玻璃、陶瓷、塑料和金属表面上。建议进行腐蚀性测试。

**便于使用的尺寸**

	Alconox 目录 #
4 × 1 加仑装包装箱	2001
15 加仑装圆桶	2015
30 加仑装圆桶	2030
55 加仑装圆桶	2055
1 加仑可配成 50 加仑洗液	



Citrajel 在各大实验室、医院、诊所和工业供应商均有提供。要查找 Alconox, Inc. 去污剂的经销商，请访问网站上的“Find Dealer”（查找经销商）。如需索取免费样品，请立即访问 [www.alconox.com](http://www.alconox.com) 上的“Sample Request”（样品索取），或给 Alconox, Inc. 写信或打电话。

