

Detergentes de limpieza crítica para laboratorio, cuidado de la salud y aplicaciones industriales.

30 Glenn Street
White Plains NY 10603 USA
Tel.914.948.4040
Fax.914.948.4088

Número de emergencia las 24 horas (CHEM-TEL) (800) 255-3924 en Estados Unidos.
(correo electrónico) cleaning@alconox.com
(URL) <http://www.alconox.com>

- distribuidores
- información técnica
- muestras gratis
- nuevos desarrollos



Detojet™

Detergente líquido de baja espuma

- Concentrado para ahorrarle dinero
- Biodegradable y desechable
- Detergente fuerte de baja espuma para resultados de alto desempeño en sus máquinas de limpieza
- Fácil de enjuagar para darle resultados confiables y sin residuos interferentes
- Utilícelo para pasar las pruebas de validación de limpieza para la acreditación e inspección de plantas

Utilizado para limpiar: Instrumentos de hospitales, ítems de laboratorio, componentes ópticos, aparatos farmacéuticos, equipos para fabricación de cosméticos, ítems de cultivo de tejidos, vitrinas, bastidores de metal, forjas y estampados, partes industriales, jaulas de animales, componentes electrónicos, tanques y reactores. Autorizado por el USDA para uso en plantas de carne y pollo inspeccionadas por el gobierno federal. Certificado por la FDA.

Utilizado para eliminar: Suciedad, polvo, mugre, lodo, grasa, alquitranes, resinas, óleos, aceites, sangre, tejidos, partículas, residuos inorgánicos, químicos y solventes.

Superficies limpiadas: Recomendado para vidrio, acero inoxidable, cerámica, cemento, y plásticos y metales resistentes a álcalis como el acero inoxidable. Se aconseja realizar pruebas de corrosión.

Método de limpieza: Lavadoras de ítems de laboratorio, lavaplatos, lavadoras-esterilizadoras, lavadoras-saneadoras, lavadoras de carretes, lavadoras de aerosol, electrolimpieza, limpiadoras ultrasónicas, chorros en punto de y limpieza manual si se utiliza protección apropiada para los ojos y la piel.

Instrucciones: Siga las instrucciones de los fabricantes de la máquina. No debe guardarse en recipientes de detergente en polvo. Si lo hay disponible, utilice el compartimiento de detergente líquido, tubos de conexión o bomba de medición. En general, utilice solución al 1/2 - 1% en un ciclo de lavado de agua caliente (1 1/4 - 2 1/2 cucharadas por galón, 3/4 - 1 1/4oz por galón o 5-10ml por litro-la mayoría de máquinas necesitan 2 1/2oz agregadas a un ciclo de lavado típico de 2 galones). Para uso en remojo, circulación o ultrasónico, preparar una solución al 1% en agua fría, tibia o caliente. Para residuos difíciles, incrementemente la temperatura del agua y utilice más detergente. Se deben utilizar guantes y gafas de protección cuando se manipule. ENJUAGAR COMPLETAMENTE—preferiblemente con agua del grifo. Para limpieza crítica, realizar el enjuague final o todo el enjuague en agua destilada, desionizada o purificada. Para superficies de contacto con alimentos, enjuagar con agua potable. Utilizado en un amplio rango de superficies de vidrio, cerámica, plástico y metal resistentes a álcalis. Se aconseja realizar pruebas de corrosión.

Tamaños prácticos

Alconox Cat.

Caja 12 x 1 cuartos	1632
Caja 4 x 1 galones	1601
5 Gal. Tambor	1605
30 Gal. Tambor	1630
15 Gal. Tambor	1615
55 Gal. Tambor	1655

1 galón (3,78 L) sirve para preparar hasta 200 galones de solución de limpieza



Detojet está disponible a través de los proveedores líderes de laboratorios, hospitales, clínicas e industrias. Para encontrar un distribuidor de los detergentes de Alconox, Inc., visite "Encontrar distribuidor" en el portal de Internet. Para solicitar muestras GRATIS, visite Solicitud de Muestras en www.alconox.com, escriba o llame ya al Alconox, Inc.

Detergentes de limpieza crítica para laboratorio, cuidado de la salud y aplicaciones industriales.

30 Glenn Street
White Plains NY 10603 USA
Tel.914.948.4040
Fax.914.948.4088

Número de emergencia las 24 horas (CHEM-TEL) (800) 255-3924 en Estados Unidos. (correo electrónico) cleaning@alconox.com (URL) <http://www.alconox.com>

- distribuidores
- información técnica
- muestras gratis
- nuevos desarrollos

DATOS FÍSICOS

	VALOR TÍPICO
pH de solución al 1%	12.4
Peso específico (g/ml)	1.3
Densidad (lbs./gal.)	10.8
Punto de llamarada (grados F)	Ninguno
Contenido fosfato (como fósforo)	2.3%
Carbono orgánico (% calculado p/p)	0.1-1.0%
Contenido de fragancia	0%
Tensión superficial 1% solución (Dyne/cm)	55
Color: Transparente	
Forma: Líquido	
Solubilidad en agua: Completamente soluble en todas las proporciones	
Efectividad en aguas duras: Altamente efectivo	
Biodegradabilidad: Biodegradable	
Tendencia a crear espuma: Espuma controlada	
Vida en estante: Dos años a partir de la fecha de fabricación	

Descripción química:

Detojet es un detergente altamente alcalino que contiene hidróxido de potasio, silicato de soda e hipoclorito de sodio. Debe utilizarse con precaución y se deben seguir las precauciones en la etiqueta. Detojet no es iónico.

Métodos de validación de limpieza:

Probar los parámetros del agua de enjuague antes y después de enjuagar la superficie limpiada. Ningún cambio significativo en el parámetro indica ningún residuo detectable. Los parámetros medidos incluyen: pH, conductividad, IC, análisis de fosfato, concentración de sodio o potasio y análisis de superficie. Para más detalles ver las referencias de validación de limpieza farmacéutica en www.alconox.com

Información de seguridad sanitaria:

Ingredientes peligrosos OSHA: Ninguno

Clase de peligros RCRA: 1% o menos-No peligroso. El material no diluido-puede ser peligroso y requiere cumplir con las normas.

Contaminantes de prioridad EPA: Ninguno

Clasificación del riesgo DOT: UN 1760, Líquido corrosivo, n.o.s. (contiene hidróxido de potasio e hipoclorito de sodio), 8, PG II

Irritante a los ojos: Produce irritación seria de los ojos

Contenido de látex: Ninguno en el detergente, los materiales de empaque o los adhesivos.

Contenido VOC: 0%

Carcinogenicidad:

NTP =No IARC =No OSHA =No

Todos los ingredientes en Detojet figuran en el inventario TSCA.

Otras precauciones:

Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No tomar internamente (ver instrucciones). En caso de contacto, enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua. En los ojos, enjuagar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y buscar atención médica inmediatamente. Una Hoja de Datos de Seguridad del Material está disponible en www.alconox.com o llamando para solicitar vía fax-por-demanda al 914-948-4040 y siguiendo las instrucciones. Utilice el documento de fax #0316.

Contacte a Alconox, Inc. para las especificaciones de compra. La información presentada es típica. Los datos típicos no son una especificación.

Aun cuando la información en este reporte no debe considerarse como una garantía del producto, le sugerimos investigar, probar y verificar la conveniencia de los detergentes Alconox para su aplicación específica. Nosotros, por supuesto, no podemos permitir o recomendar el uso de nuestros detergentes cuando se infrinjan patentes. No se hace ninguna representación ni garantía sobre la seguridad de los productos o materiales mencionados bajo la Enmienda Federal de Aditivos de Alimentos de 1958.