


Numéro d'urgence 24h/24
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix

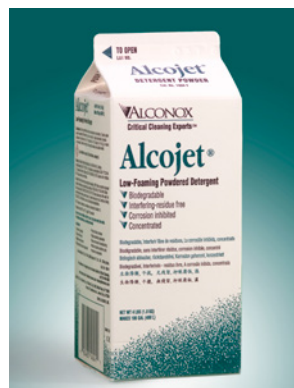

ALCOJET®

Détergent en poudre peu moussant

- Concentré pour vous faire économiser de l'argent
- Biodégradable et facilement jetable
- Nettoyant non ionique peu moussant pour des performances élevées de vos machines de nettoyage sans endommager les pièces des laveuses
- Rinçage facile pour des résultats fiables, sans résidus gênants
- Pour les validations de nettoyage FDA et le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments

Il est utilisé pour nettoyer : Instruments médicaux, matériel de laboratoire, appareils d'échantillonnage, verre plat, équipement de fabrication pharmaceutique et cosmétique, équipement de restaurant, verres à vin, comptoirs, sols, trottoirs et allées, pièces moulées en métal, pièces forgées et embouties, pièces industrielles, réservoirs et réacteurs.

Il est utilisé pour éliminer : Saletés, sable, crasse, boue, lubrifiants, goudrons, résines, graisses, huiles, sang, tissus, résidus inorganiques, particules, produits chimiques et solvants.

Surfaces nettoyées : Formulation inhibée contre la corrosion recommandée pour le verre, le métal, l'acier inoxydable, la porcelaine, la céramique, le coulis, le plastique, le caoutchouc et la fibre de verre. Il peut être utilisé sur les métaux mous tels que le cuivre, l'aluminium, le zinc et le magnésium s'ils sont rincés rapidement. Il est conseillé d'effectuer des tests de corrosion.

Méthodes de nettoyage : Laveurs de matériel de laboratoire, stérilisateur d'eau, laveurs-désinfecteurs, chariots de lavage, lave-cage, laveurs par pulvérisation, électronettoyage, nettoyeurs à ultrasons, nettoyage en place. Nettoyage manuel si une protection adéquate de la peau et des yeux est utilisée.

Mode d'emploi : Suivez le mode d'emploi du fabricant de la machine et utilisez les récipients de détergent en poudre de la machine. En général, utilisez une solution à 1/2 - 1 % dans de cycle de lavage à l'eau chaude (1 1/4 - 2 1/2 cuillères à soupe par gal, 3/4 - 1 1/4 oz par gal ou 5 - 10 g par l). La plupart des machines ont besoin de 2 1/2 oz ajoutées à un cycle de lavage typique de 2 gal. Pour une utilisation manuelle, par trempage, par circulation ou par ultrasons, préparez une solution à 1 % dans de l'eau tiède ou chaude. Pour un récurage non abrasif, faites de la pâte. Pour les saletés tenaces, augmentez la température de l'eau et utilisez plus de

détergent. Portez des gants et des lunettes de protection pour le nettoyage manuel. RINCEZ SOIGNEUSEMENT, de préférence à l'eau courante. Pour un nettoyage critique, effectuez un rinçage final ou complet dans de l'eau distillée, déminéralisée ou purifiée. Pour les surfaces en contact avec les aliments, rincez à l'eau potable. Il est utilisé sur une large gamme de surfaces en verre, en céramique, en plastique et en métal.

Tailles pratiques	Cat. Alconox N°
Caisse de 9 boîtes de 4 lb (9 x 1,8 kg)	1404
Carton de 25 lb (11 kg)	1425
Carton de 50 lb (22 kg)	1450
Bidon de 100 lb (45 kg)	1401
Bidon de 300 lb (136 kg)	1403
1 lb fait 26 gal (1 kg fait 200 l) de solution de nettoyage	



ALCOJET réussit le test de résidus inhibiteurs pour l'analyse de l'eau et est certifié FDA. ALCOJET est disponible auprès des principaux fournisseurs de laboratoires, d'hôpitaux, de cliniques et industriels. Pour trouver un distributeur pour les détergents Alconox Inc., utilisez l'outil de recherche Trouver des revendeurs dans la section Assistance du site alconox.com. Pour demander des échantillons GRATUITS, utilisez le formulaire Obtenir des échantillons sur alconox.com. Ou appelez Alconox Inc. au +914.948.4040, dès aujourd'hui.

AJTBF.R.0

Numéro d'urgence 24h/24
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix

Données physiques	Valeur typique
pH de la solution à 1 %	11,0
Tension superficielle de la solution à 1 % (dyne/cm)	32
Conductivité de la solution à 1 % (mS/cm à 21 degrés C)	8
Forme	Poudre
Couleur	Blanche
Solubilité dans l'eau	Supérieure à 10 % (p/p)
Efficacité avec de l'eau dure	Très efficace
Biodégradabilité	Oui, répond à la norme CE648/2004
Tendance à former de la mousse	Peu moussant
Durée de conservation	24 mois à compter de la fin du mois de fabrication
Teneur en parfum	0 %
Teneur en phosphate (sous forme de phosphore)	8,7 %
Point d'éclair (degrés F)	Aucun
Carbone organique (% calculé en poids)	1,5 %

Description chimique

Alcojet est un mélange de silicate de sodium, un mélange de phosphate complexe, de chlore organique concentré, de carbonate de sodium et d'un alkylalcoylate. Alcojet est biodégradable et soluble dans l'eau. Alcojet contient des tensioactifs non ioniques.

Validation du nettoyage et détection des résidus

Pour quantifier les traces d'Alcojet à des fins de validation du nettoyage, utilisez la conductivité, le COT, la HPLC ou la détection du phosphore. Pour plus de détails, consultez la page Validation du nettoyage dans Support sur alconox.com. Pour les tests d'accréditation en laboratoire pour montrer que le détergent a été rincé, référez-vous à la détection des résidus d'accréditation dans la section Support d'alconox.com.

Informations sur la santé et la sécurité

Ingrédients dangereux OSHA	Aucun
Classe de danger RCRA	Non dangereux
Polluants prioritaires de l'EPA	Aucun
Classe de danger DOT	Non dangereux
Inflammabilité	Non inflammable
Teneur en latex	Aucune dans le produit ou l'emballage
Irritation	Cat. 2 peau, Cat. 2A irritant pour les yeux
Toxicité orale	DL ₅₀ > 5000 mg/kg par voie orale chez le rat
Toxicité par inhalation	Solution : Non, Poussière de poudre : irritante
Teneur en COV	0 %
Teneur en OGM	Aucune
Source BSE/TSE	Aucune
Allergènes 2007/68/CE Annexe IIIa	Aucun
REACH Art. 57 (SVHC)	Aucun
RoHS	Aucun ingrédient dangereux RoHS
Cancérogénicité	NTP = Non IARC = Non OSHA = Non
Ingrédients sur l'inventaire TSCA	Oui
CE 907/2006	Ne contient pas d'enzymes, d'agents azurants, de parfums, de parfums allergènes ou d'agents de conservation

Précautions

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas prendre en interne. En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau. Pour les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Une fiche de données de sécurité est disponible sur alconox.com.

Pour des spécifications d'achat, contactez Alconox Inc. Les informations présentées sont typiques. Ne doivent pas être prises comme des spécifications. Les données typiques ne sont pas une spécification.

Alors que les informations contenues dans ce rapport ne doivent pas être considérées comme une garantie de produit, nous vous invitons à rechercher, tester et vérifier la pertinence des détergents Alconox Inc. pour votre application spécifique. Bien entendu, nous ne pouvons autoriser l'utilisation ou recommander l'utilisation de nos détergents lorsqu'ils enfreignent des brevets. Aucune représentation ou garantie n'est faite quant à la sécurité des produits ou des matériaux mentionnés dans l'amendement fédéral sur les additifs alimentaires de 1958.

AJTBF.R.0