


24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格

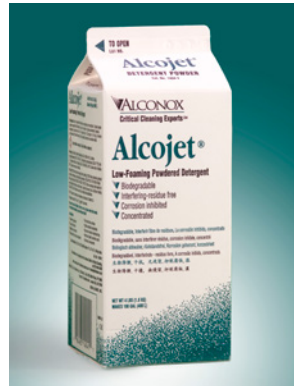

ALCOJET[®] 低泡沫粉状洗涤剂

- 专注于为您节约资金
- 可生物降解且易于处置
- 非离子型、低泡沫的清洗剂, 可使您的清洗机械发挥更高性能, 而不损害清洗机部件
- 自由漂洗, 为您提供可信赖的结果, 无干扰性残留物
- 用于 FDA 清洁验证与食品接触表面清洁

用于清洁: 医疗保健仪器、实验室用具、采样仪器、平板玻璃、制药和化妆品制造设备、餐厅设备、酒杯、柜台、地板、人行道和车道、金属铸件、锻件和冲压件、工业零件、储罐和反应器。

用于去除: 土壤、砂砾、污垢、粘液、油脂、焦油、树脂、脂肪、油、血液、组织、无机残留物、微粒、化学品和溶剂。

清洁表面: 推荐用于玻璃、金属、不锈钢、瓷器、陶瓷、灌浆、塑料、橡胶和玻璃纤维的防腐配方。如果及时冲洗, 可用于铜、铝、锌和镁等软金属。建议进行腐蚀测试。

清洗方法: 实验室器皿清洗机、水消毒器、清洗机-消毒器、推车清洗机、笼罩清洗机、喷淋清洗机、电清洗、超声波清洗机、流动式就地清洗。如果做好适当的皮肤和眼部保护, 可进行人工清洁。

指示: 遵循机器制造商的指示, 使用机器的粉末洗涤剂容器。一般来说, 在热水洗涤循环溶液中加入 1/2-1 洗涤剂 (每加仑 1 1/4-2 1/2 汤匙, 每加仑 3/4-1 1/4 盎司, 或每升 5-10 克)。对于大多数机器来说, 需要在典型的 2 加仑洗涤循环中添加 2 1/2 盎司洗涤剂。对于手动模式、浸泡、循环或超声使用, 在温水或热水中配制 1% 的溶液。对于非磨料的擦洗, 可将洗涤剂涂在被清洁物体表面。对于难处理的脏污处, 可以提高水温并使用更多的洗涤剂。人工清洗时要戴上防护手套和护目镜。彻底漂洗: 最好是用流水冲洗。对于关键清洁, 可以用蒸馏水、去离子水或纯净水中进行最终或全程冲洗。对于与食品接触面, 用饮用水冲洗。洗涤剂可用于各种玻璃、陶瓷、塑料与金属表面。

适用包装

Alconox 类别#

9 箱装 x 4 磅 (9 x 1.8 千克) 盒	1404
25 磅 (11 千克) 纸箱	1425
50 磅 (22 千克) 纸箱	1450
100 磅 (45 千克) 大桶	1401
300 磅 (136 千克) 大桶	1403
1 磅可制备 26 加仑 (1 千克可制备 200 升) 清洗溶液	



ALCOJET 通过了用于水质水分析的抑制性残留物测试, 并通过了 FDA 认证。ALCOJET 可从重要的实验室、医院、临床和工业供应商处获得。要查找 Alconox Inc. 洗涤剂的分销商, 请使用 Alconox.com “支持”部分中的“查找经销商”搜索工具。要获取免费样品, 请使用 alconox.com 上的“获取样品”表单。或立即致电 +914.948.4040 与 Alconox Inc. 联系。

AJTBS.C.0

24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格

物理指标	典型值
1% 溶液的 pH 值	11.0
1% 溶液表面张力 (dyne/cm)	32
1% 溶液电导率 (mS/cm 21 °C)	8
外观	粉状
颜色	白色
水溶性	大于 10% (w/w)
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 满足 EC648/2004 标准
起泡倾向	低泡沫
保质期	24 个月 (自制造月末之日起算)
香料含量	0%
磷酸盐含量 (按磷计)	8.7%
闪点 (F)	无
有机碳 (% 计算 w/w)	1.5%

化学品描述

Alcojet 是硅酸钠、复合磷酸盐、浓缩有机氯、碳酸钠和烷氧化物的混合物。Alcojet 可生物降解并溶于水。Alcojet 含有非离子表面活性剂。

清洁验证和残留物检测

要量化用于清洁验证的痕量 Alcojet, 请使用电导率、TOC、HPLC 或磷检测。有关详细信息, 请参阅 alconox.com “支持” 中的 “清洁验证” 页面。有关实验室认证测试中显示洗涤剂被冲洗掉的部分, 请参阅 alconox.com “支持” 部分的 “认证残留检测”。

健康和安全管理信息

OSHA 有害成分	无
RCRA 危险等级	无危险性
EPA 主要污染物	无
DOT 危险等级	无危险性
可燃性	不可燃
乳胶含量	产品或包装中无
刺激性	样品目录 2 皮肤, 类别 2A 眼睛刺激
大鼠口服毒性	LD ₅₀ > 5000 mg/kg
吸入毒性	溶液: 否, 粉尘: 刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	无
BSE/TSE 来源	无
2007/68/EC 附录 IIIa 过敏原	无
REACH 第 57 条 (SVHC)	无
RoHS	无 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 无 IARC = 无 OSHA = 无
TSCA 库存成分	是
欧盟 907/2006	不包含任何酶、荧光增白剂、香料、可诱致过敏症的芳香剂或防腐剂

注意事项

避免接触皮肤、眼部和衣服。不要内服。如有接触, 立即用大量的清水冲洗皮肤。若是眼部接触, 需用大量的水冲洗至少 15 分钟, 并立即送医。安全数据表可在 alconox.com 查阅。请联系 Alconox Inc. 了解采购说明。所提供的信息为典型信息。不应被当作产品规格。典型数据不能作为产品规格。

鉴于本报告中的信息不应被视为产品保证, 我们敦促您调查、测试和验证 Alconox Inc. 的洗涤剂是否适合您使用。当然, 如果我们的洗涤剂侵犯了专利权, 我们不能允许使用或推荐使用这些洗涤剂。对于 1958 年联邦食品添加剂修正案中提到的产品或材料的安全性, 不做任何陈述或保证。

AJTBS.C.0