

Numéro d'urgence 24h/24  
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis  
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix



## ALCOTABS®

### Comprimé de détergent pour nettoyage critique

- Formulation spéciale de comprimés à libération lente pour une performance de nettoyage maximale de vos laveurs de pipettes de type siphon
- Concentré pour vous faire économiser de l'argent
- Biodégradable et facilement jetable
- Rinçage facile pour des résultats fiables, sans résidus gênants
- Pour les validations de nettoyage FDA et le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments

**Il est utilisé pour nettoyer :** Pipettes et tubes avec laveurs de pipettes de type siphon dans les hôpitaux, les laboratoires cliniques, éducatifs, R&D et industriels et la fabrication de cosmétiques.

**Il est utilisé pour éliminer :** Saletés, sable, crasse, lubrifiants, graisses, huiles, sang, tissus, dépôts de sel, particules, produits chimiques, solvants et radio-isotopes.

**Surfaces nettoyées :** Formulation inhibée contre la corrosion recommandée pour le verre, le métal, l'acier inoxydable, la porcelaine, la céramique, le plastique, le caoutchouc et la fibre de verre. Il peut être utilisé sur les métaux mous tels que l'aluminium, le zinc et le magnésium s'ils sont rincés rapidement. Il est conseillé d'effectuer des tests de corrosion.

**Méthodes de nettoyage :** Rinceur de tube ou de pipette de style siphon.

**Mode d'emploi :** Pour laver les pipettes dans des laveurs de type siphon : Immergez les pipettes immédiatement après utilisation dans une solution à 1 % d'Alconox, de Liquinox ou de Tergazyme. Laissez tremper dans un récipient jusqu'à ce que suffisamment de pipettes s'accumulent pour remplir le support. Déposez 2 ALCOTABS dans le rinceur. Placez le support avec les pipettes dans le rinceur. Alcotab se dissout (dans l'eau froide ou tiède) et pétille, produisant une solution détergente qui passe de haut en bas à travers les tubes et autour des pipettes. Le rinçage suit automatiquement après la dissolution du comprimé.

Pour les travaux d'analyse ou de culture tissulaire, utilisez de l'eau distillée, déminéralisée ou purifiée pour le rinçage complet ou final. Pour les surfaces en contact avec les aliments, rincez à l'eau potable. Des directives de compatibilité des matériaux sont disponibles sur demande.

#### Tailles pratiques

#### Cat. Alconox N°

Boîte de 6 flacons de 100 comprimés

1500

ALCOTABS réussit le test de résidus inhibiteurs pour l'analyse de l'eau et est certifié FDA. ALCOTABS sont disponibles auprès des principaux fournisseurs de laboratoires, d'hôpitaux, de cliniques et industriels. Pour trouver un distributeur pour les détergents Alconox Inc., utilisez l'outil de recherche Trouver des revendeurs dans la section Assistance du site alconox.com. Pour demander des échantillons GRATUITS, utilisez le formulaire Obtenir des échantillons sur alconox.com. Ou appelez Alconox Inc. au +914.948.4040, dès aujourd'hui.

ATTBFR.0

Numéro d'urgence 24h/24  
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis  
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix

Données physiques	Valeur typique
<b>pH de la solution à 1 %</b>	6,5
<b>Tension superficielle de la solution à 1 %</b> (dyne/cm)	32
<b>Conductivité de la solution à 1 %</b> (21 degrés C)	6
<b>Forme</b>	Comprimé
<b>Couleur</b>	Flocons blancs et crème
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Jusqu'à 10 % (p/p) à température ambiante
<b>Efficacité avec de l'eau dure</b>	Très efficace
<b>Biodégradabilité</b>	Oui, répond à la norme CE648/2004
<b>Tendance à former de la mousse</b>	Très moussant
<b>Durée de conservation</b>	36 mois à compter de la fin du mois de fabrication
<b>Teneur en parfum</b>	0 %
<b>Teneur en phosphate</b> (sous forme de phosphore)	3,9 %
<b>Point d'éclair</b> (degrés F)	Aucun
<b>Carbone organique</b> (% calculé en poids)	10 %

### Description chimique

Alcotabs se compose principalement d'un mélange homogène de sulfonate d'alkylaryle linéaire de sodium, de phosphates, de carbonate et d'ingrédients excipients ajoutés pour faciliter la mise sous forme de comprimés. Alcotabs contient des tensioactifs anioniques.

### Validation du nettoyage et détection des résidus

Pour quantifier les traces d'Alcotabs à des fins de validation du nettoyage, utilisez la conductivité, l'UV, le COT, la HPLC, la concentration de tensioactif anionique ou la détection de phosphore. Pour plus de détails, consultez la page Validation du nettoyage dans Support sur alconox.com. Pour les tests d'accréditation en laboratoire pour montrer que le détergent a été rincé, référez-vous à la détection des résidus d'accréditation dans la section Support d'alconox.com.

### Informations sur la santé et la sécurité

<b>Ingrédients dangereux OSHA</b>	Aucun
<b>Classe de danger RCRA</b>	Non dangereux
<b>Polluants prioritaires de l'EPA</b>	Aucun
<b>Classe de danger DOT</b>	Non dangereux
<b>Inflammabilité</b>	Non inflammable
<b>Teneur en latex</b>	Aucune dans le produit ou l'emballage
<b>Irritation</b>	Cat. 2 peau, Cat. 2A irritant pour les yeux
<b>Toxicité orale</b>	DL50 > 5000 mg/kg par voie orale chez le rat
<b>Toxicité par inhalation</b>	Solution : Non, Poussière de poudre : irritante
<b>Teneur en COV</b>	0 %
<b>Teneur en OGM</b>	Aucune
<b>Source BSE/TSE</b>	Aucune
<b>Allergènes 2007/68/CE Annexe IIIa</b>	Aucun
<b>REACH Art. 57 (SVHC)</b>	Aucun
<b>RoHS</b>	Aucun ingrédient dangereux RoHS
<b>Cancérogénicité</b>	<b>NTP</b> = Non <b>IARC</b> = Non <b>OSHA</b> = Non
<b>Ingrédients sur l'inventaire TSCA</b>	Oui
<b>CE 907/2006</b>	Ne contient pas d'enzymes, d'agents azurants, de parfums, de parfums allergènes ou d'agents de conservation

### Précautions

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas prendre en interne. En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau. Pour les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Une fiche de données de sécurité est disponible sur alconox.com.

Pour des spécifications d'achat, contactez Alconox Inc. Les informations présentées sont typiques. Ne doivent pas être prises comme des spécifications. Les données typiques ne sont pas une spécification.

Alors que les informations contenues dans ce rapport ne doivent pas être considérées comme une garantie de produit, nous vous invitons à rechercher, tester et vérifier la pertinence des détergents Alconox Inc. pour votre application spécifique. Bien entendu, nous ne pouvons autoriser l'utilisation ou recommander l'utilisation de nos détergents lorsqu'ils enfreignent des brevets. Aucune représentation ou garantie n'est faite quant à la sécurité des produits ou des matériaux mentionnés dans l'amendement fédéral sur les additifs alimentaires de 1958.

ATTBFR.0