

24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格



DETOJET[®] 低泡沫液体洗涤剂

- 专注于为您节约资金
- 可生物降解且易处置
- 低泡沫强力洗涤剂, 可实现清洁机械的高性能效果
- 自由漂洗, 为您提供可信赖的结果, 无干扰性残留物
- 用于 FDA 清洁验证和食品接触表面清洁

用于清洁: 医院仪器、实验室器皿、光学元件、制药和化妆品制造设备、组织培养器皿、平板玻璃、金属铸件、锻件和冲压件、工业零件、动物笼、电子元件、储罐和反应器。

用于去除: 污泥、砂砾、污垢、粘液、油脂、焦油、树脂、动植物油、油、血液、组织、微粒、无机残留物、化学品和溶剂。

清洁表面: 推荐用于玻璃、不锈钢、陶瓷、水泥和耐碱塑料以及不锈钢等金属。建议进行腐蚀测试。

清洗方法: 实验室洗衣机、洗碗机、洗衣消毒器、洗手液、洗衣机、喷雾式柜洗衣机、电清洗机、超声波清洗机就地清洁和手动清洁。

指示: 遵循机器制造商的指示。不适用于粉末洗涤剂容器。尽量使用液体洗涤剂储液罐、连接管或计量泵。一般来说, 在热水洗涤循环中加入 1/2-1% 溶液 (每加仑 1 1/4-2 1/2 汤匙, 每加仑 3/4-1 1/4 盎司, 或每升 5-10 毫升)。大多数机器需要在一个典型的 2 加仑洗涤循环中添加 2 1/2 盎司洗涤剂。对于浸泡、循环或超声使用, 在冷水、温水或热水中配制 1% 的溶液。对于难处理的脏污处, 可以提高水温并使用更多的洗涤剂。操作时佩戴防护手套和

护目镜。彻底漂洗: 最好是用流水冲洗。对于关键清洁, 可以用蒸馏水、去离子水或纯净水中进行最终或全程冲洗。对于食品接触面, 用饮用水冲洗。洗涤剂可用于各种耐碱玻璃、陶瓷、塑料与金属表面。建议进行腐蚀测试。可根据要求提供材料兼容性指南。

适用包装 Alconox 类别#

4 箱装 x 1 加仑 (4 x 3.8 升)	1601
5 加仑 (19 升) 大桶	1605
15 加仑 (57 升) 大桶	1615
55 加仑 (208 升) 大桶	1655

1 加仑可制备 200 加仑 (1 升可制备 200 升) 溶液

DETOJET 通过了水分析的抑制性残留物测试, 并通过了 FDA 认证。DETOJET 可从重要的实验室、医院、临床和工业供应商处获得。要查找 Alconox Inc. 洗涤剂的分销商, 请使用 Alconox.com “支持” 部分中的 “查找经销商” 搜索工具。要获取免费样品, 请使用 alconox.com 上的 “获取样品” 表单。或立即致电 +914.948.4040 与 Alconox Inc. 联系。

DJTBS.C.0



- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格

物理指标	典型值
pH 值 (原样)	12.4
1% 溶液表面张力 (dyne/cm)	55
1% 溶液电导率 (mS/cm 21 °C)	0.7
外观	液体
颜色	透明
水溶性	完全可溶于所有比例
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 满足 EC648/2004 标准
起泡倾向	低泡沫
保质期	24 个月 (自制造月末之日起算)
香料和染料含量	0%
磷酸盐含量 (按磷计)	2.3%
闪点 (°F)	无
浓度 (磅/加仑)	10.8
有机碳 (% 计算 w/w)	0.5%

化学品描述

Detojet 是一种高碱性洗涤剂, 含有氢氧化钾、苏打硅酸盐和次氯酸钠。应谨慎使用, 并遵守标签上的预防措施。Detojet 不含表面活性剂。

清洁验证和残留物检测

要量化用于清洁验证的痕量 Detojet, 请使用电导率、磷酸盐分析、HPLC、IC 和 TOC 检验。有关详细信息, 请参阅 alconox.com “支持” 中的“清洁验证” 页面。有关实验室认证测试中显示洗涤剂被冲洗掉的部分, 请参阅 alconox.com “支持” 部分的“认证残留检测”。

健康和安全管理信息

OSHA 有害成分	无
RCRA 危险等级	无危险性。未稀释的材料可能危险, 需要遵守法规
EPA 主要污染物	无
DOT 危险等级 UN 1760,	腐蚀性液体, 未另行说明。 (含氢氧化钾和次氯酸钠)、8、PG II
可燃性	不可燃
乳胶含量	产品或包装中无
刺激性	样品目录 2 皮肤, 类别 2A 眼睛刺激
大鼠口服毒性	LD50 > 500 mg/kg
吸入毒性	无刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	无
BSE/TSE 来源	无
2007/68/EC 附录 IIIa 过敏原	无
REACH 第 57 条 (SVHC)	无
RoHS	无 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 无 IARC = 无 OSHA = 无
TSCA 库存成分	是
欧盟 907/2006	不包含任何酶、荧光增白剂、香料、可诱致过敏症的芳香剂或防腐剂

注意事项

避免接触皮肤、眼部和衣服。请勿内服 (请参阅说明)。如有接触, 立即用大量的清水冲洗皮肤。若是眼部接触, 需用大量的水冲洗至少 15 分钟, 并立即送医。安全数据表可在 alconox.com 查阅。

请联系 Alconox Inc. 了解采购说明。所提供的信息为典型信息。不应被当作产品规格。典型数据不能作为产品规格。

鉴于本报告中的信息不应被视为产品保证, 我们敦促您调查、测试和验证 Alconox Inc. 的洗涤剂是否适合您使用。当然, 如果我们的洗涤剂侵犯了专利权, 我们不能允许使用或推荐使用这些洗涤剂。对于 1958 年联邦食品添加剂修正案中提到的产品或材料的安全性, 不做任何陈述或保证。

DJTBC.0