

24 小时紧急电话  
美国 (ChemTel) 888.255.3924  
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格



## DETONOX<sup>®</sup> 超精清洁剂

- 专注于为您节约资金
- 卓越的化妆品和医药聚合物、面霜与乳液脱除剂
- 无腐蚀性, 提高工人安全性和材料兼容性
- 自由漂洗, 为您提供可信赖的结果, 无干扰性残留物

**用于清洁:** 生物制药和化妆品制造设备、精密制造设备、蒸馏设备、玻璃器皿和被植物树脂污染的零件。实验室器皿、工业零件、管道、储罐、锅炉、反应器、沸腾烧瓶、真空设备和严重污染油脂、油和其他具有挑战性残留物的零件。

**用于去除:** 化妆品基底和配方产品、有机物、油脂、焦油、树脂、蜡、动植物油、油、氧化钛和氧化锌、软膏和洗剂。

**清洁表面:** 推荐用于玻璃、不锈钢、PTFE、陶瓷、水泥和耐溶剂塑料和金属。建议进行腐蚀测试。

**清洗方法:** 浸泡、浸泡循环、超声波清洗和手动清洗。不适用于喷涂机, 会起泡。

**指示:** 在冷水、温水或热水中加入 1-3% 的淡溶液 (每加仑 1 1/4-3 3/4 盎司或每升 10-30 毫升)。如果可用, 使用高温热水清洁化妆品残留物。对于难处理的脏污处, 可以提高水温并使用更多的洗涤剂。对于二氧化钛或氧化锌残留物, 不可以使用热溶液。不适用于喷涂机: 会起泡。**彻底漂洗:** 最好是用流水冲洗。对于关键清洁, 可以用纯净水中进行最终或全程冲洗。

### 适用包装 Alconox 类别#

4 箱装 x 1 加仑 (4 x 3.8 升)	2301
5 加仑 (19 升) 大桶	2305
55 加仑 (208 升) 大桶	2355

1 加仑可制备 100 加仑 (1 升可制备 100 升) 溶液



DETONOX 获得 FDA 认证。DETONOX 可从重要的实验室、医院、临床和工业供应商处获得。要查找 Alconox Inc. 洗涤剂的经销商, 请使用 Alconox.com “支持”部分中的“查找经销商”搜索工具。要获取免费样品, 请使用 alconox.com 上的“获取样品”表单。或立即致电 +914.948.4040 与 Alconox Inc. 联系。

DXTBSC.0

24 小时紧急电话  
美国 (ChemTel) 888.255.3924  
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格

物理指标	典型值
pH 值 (1%)	10
1% 溶液表面张力 (dyne/cm)	32
1% 溶液电导率 (mS/cm 21 °C)	0.7
外观	液体
颜色	淡黄色
水溶性	完全可溶于所有比例
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 满足 EC648/2004 标准
起泡倾向	高泡沫
保质期	24 个月 (自制造月末之日起算)
香料和染料含量	0%
磷酸盐含量 (按磷计)	0.9%
闪点 (°F)	无
有机碳 (% 计算 w/w)	19%
浓度 (克/毫升—磅/加仑)	9.0

### 化学品描述

Detonox 含有带有润湿剂的阴离子和非离子表面活性剂以及带有磷酸盐螯合剂和螯合剂的乳化剂。

### 清洁验证和残留物检测

要量化用于清洁验证的痕量 Detonox, 请使用电导率、TOC、HPLC 和磷检测。有关详细信息, 请参阅 alconox.com “支持” 中的“清洁验证” 页面。有关实验室认证测试中显示洗涤剂被冲洗掉的部分, 请参阅 alconox.com “支持” 部分的“认证残留检测”。

### 健康和安全管理信息

OSHA 有害成分	无
RCRA 危险等级	无危险性
EPA 主要污染物	无
DOT 危险等级	未规定
可燃性	不可燃
乳胶含量	产品或包装中无
刺激性	样品目录2 皮肤, 类别2A 眼睛刺激
大鼠口服毒性	LD50 > 5000 mg/kg
吸入毒性	无刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	无
BSE/TSE 来源	无
2007/68/EC 附录 IIIa 过敏原	无
REACH 第 57 条 (SVHC)	无
RoHS	无 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 无 IARC = 无 OSHA = 无
TSCA 库存成分	是
欧盟 907/2006	不包含任何酶、荧光增白剂、香料、可诱致过敏症的芳香剂或防腐剂

### 注意事项

避免接触皮肤、眼部和衣服。不要内服。如有接触, 立即用大量的清水冲洗皮肤。若是眼部接触, 需用大量的水冲洗至少 15 分钟, 并立即送医。安全数据表可在 alconox.com 查阅。

请联系 Alconox Inc. 了解采购说明。所提供的信息为典型信息。不应被当作产品规格。典型数据不能作为产品规格。

鉴于本报告中的信息不应被视为产品保证, 我们敦促您调查、测试和验证 Alconox Inc. 的洗涤剂是否适合您使用。当然, 如果我们的洗涤剂侵犯了专利权, 我们不能允许使用或推荐使用这些洗涤剂。对于 1958 年联邦食品添加剂修正案中提到的产品或材料的安全性, 不做任何陈述或保证。

DXTBSC.0