

24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格



KEYLAJET[®]

低泡沫螯合碱性洗涤剂

- 专注于为您节约资金
- 防腐配方
- 带螯合剂的碱性液体洗涤剂
- 自由漂洗, 为您提供可信赖的结果, 无干扰性残留物
- 用于坚硬表面上难以清洁的残留物

用于清洁: 制造设备、化妆品残留物、注塑模具、腐蚀金属零件、汽车、航空航天以及油气维护和维修作业, 如过滤器、翅片、交换器、泵头、钢发动机缸体、排气系统等; 金属铸件、锻件和冲压件、工业零件、管道、储罐和反应器。钝化前用于清洁钢材。

用于去除: 难以清洁的土壤、砂砾、污垢、粘液、油脂、抛光化合物、油、微粒、沉积物、化学品和溶剂、脱模剂、金属氧化物等。

清洁表面: 推荐用于硬质金属、钢、不锈钢、陶瓷、硬质塑料、水泥和弹性体的防腐配方。请勿用于铜、铝、锌和镁等软金属。

清洗方法: 实验室洗衣机、洗碗机、洗衣消毒器、洗手液、推车洗衣机、喷雾式洗衣机、电清洗机、超声波清洗机就地清洁和手动清洁。请确保垫圈的兼容性。

指示: 在冷水、温水或热水中加入 1% 的淡溶液 (每加仑 2 1/2 汤匙、每加仑 1 1/4 盎司或每升 10 毫升)。对于难处理的土壤或清除金属氧化物, 提高水温并使用更多的洗涤剂, 最多为 10% (体积) 百分比。通过浸泡、循环、擦拭、喷雾或超声波方法进行清洁。彻底漂洗: 最好是用流水冲洗。

对于关键清洁, 可以用蒸馏水、去离子水或纯净水中进行最终或全程冲洗。对于高碳钢, 建议进行腐蚀测试, 并且可能需要在清洁后进行防锈处理。可根据要求提供材料兼容性指南。

适用包装	Alconox 类别#
5 加仑大桶 (19 升)	2405
15 加仑大桶 (57 升) 特殊订单	2415
55 加仑大桶 (208 升)	2455
265 加仑提兜 (1000 升) 特殊订单	2465
1 加仑可制备 100 加仑 (1 升可制备 100 升) 溶液	



KEYLAJET 获得 FDA 认证。KEYLAJET 可从重要的实验室、医院、临床和工业供应商处获得。要查找 Alconox Inc. 洗涤剂的分销商, 请使用 Alconox.com “支持” 部分中的“查找经销商” 搜索工具。要获取免费样品, 请使用 alconox.com 上的“获取样品” 表单。或立即致电 +914.948.4040 与 Alconox Inc. 联系。

KJTBCS.0

24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格

物理指标	典型值
pH 值 (原样)	13
1% 溶液表面张力 (dyne/cm)	33
1% 溶液电导率 (mS/cm 21 °C)	0.7
外观	液体
颜色	淡黄色
水溶性	完全可溶于所有比例
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 满足 EC648/2004 标准
起泡倾向	低泡沫
保质期	24 个月 (自制造月末之日起算)
香料和染料含量	0%
磷酸盐含量 (按磷计)	1%
闪点 (°F)	无
有机碳 (% 计算 w/w)	2.8%
浓度 (磅/加仑)	10.8

化学品描述

Keylajet 主要由氢氧化钾、氢氧化钠、磷酸盐、阴离子表面活性剂和螯合剂的均匀混合物组成。

清洁验证和残留物检测

要量化用于清洁验证的痕量 Keylajet, 请使用电导率、TOC、HPLC和磷检测。有关详细信息, 请参阅 alconox.com “支持” 中的“清洁验证” 页面。有关实验室认证测试中显示洗涤剂被冲洗掉的部分, 请参阅 alconox.com “支持” 部分的“认证残留检测”。

健康和安全管理信息

OSHA 有害成分	无
RCRA 危险等级	无危险性
EPA 主要污染物	无
DOT 危险等级	UN1760, 腐蚀性液体, 未另行说明。 (含氢氧化钠和氢氧化钾)、8、PGII
可燃性	不可燃
乳胶含量	产品或包装中无
刺激性	样品目录 2 皮肤, 类别 2A 眼睛刺激
大鼠口服毒性	LD50 > 2000 mg/kg
吸入毒性	无刺激性。雾气可能具有刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	无
BSE/TSE 来源	无
2007/68/EC 附录 IIIa 过敏原	无
REACH 第 57 条 (SVHC)	无
RoHS	无 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 无 IARC = 无 OSHA = 无
TSCA 库存成分	是
欧盟 907/2006	不包含任何酶、荧光增白剂、香料、可诱致过敏症的芳香剂或防腐剂

注意事项

避免接触皮肤、眼部和衣物。不要内服。如有接触, 立即用大量的清水冲洗皮肤。若是眼部接触, 需用大量的水冲洗至少 15 分钟, 并立即送医。安全数据表可在 alconox.com 查阅。请联系 Alconox Inc. 了解采购说明。所提供的信息为典型信息。不应被当作产品规格。典型数据不能作为产品规格。

鉴于本报告中的信息不应被视为产品保证, 我们敦促您调查、测试和验证 Alconox Inc. 的洗涤剂是否适合您使用。当然, 如果我们的洗涤剂侵犯了专利权, 我们不能允许使用或推荐使用这些洗涤剂。对于 1958 年联邦食品添加剂修正案中提到的产品或材料的安全性, 不做任何陈述或保证。

KJTBS0.0