

Numéro d'urgence 24h/24
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix



LIQUINOX®

Détergent liquide pour nettoyage critique

- Concentré pour vous faire économiser de l'argent
- Remplace les acides corrosifs et les solvants dangereux
- Sans phosphate, biodégradable et facilement jetable
- Rinçage facile pour des résultats fiables, sans résidus gênants
- Pour les validations de nettoyage FDA et le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments

Il est utilisé pour nettoyer : Instruments de soins de santé, ustensiles de laboratoire, équipements sous vide, ustensiles de culture tissulaire, équipements de protection individuelle, appareils d'échantillonnage, cathéters, tubes, verres à vin, salles blanches, dispositifs médicaux, pièces optiques, composants électroniques, équipements de fabrication pharmaceutique et cosmétique, pièces moulées en métal, pièces forgées et pièces embouties, pièces industrielles, tuyaux, réservoirs et réacteurs. Utilisé pour les articles d'analyse sensibles au phosphate.

Il est utilisé pour éliminer : Saletés, sable, crasse, boue, lubrifiants, huiles, sang, tissus, particules, dépôts, produits chimiques et solvants.

Surfaces nettoyées : Formulation inhibée contre la corrosion recommandée pour le verre, le métal, l'acier inoxydable, la porcelaine, la céramique, le plastique, le ciment et la fibre de verre. Il peut être utilisé sur les métaux mous tels que le cuivre, l'aluminium, le zinc et le magnésium s'ils sont rincés rapidement. Il est utilisé pour la restauration artistique. Il est conseillé d'effectuer des tests de corrosion.

Méthodes de nettoyage : Nettoyage par trempage, brosse, éponge, chiffon, ultrasons, immersion/recirculation en place. Il moussera – ne convient pas à utilisation en machine ou par pulvérisation.

Mode d'emploi : Préparez une nouvelle solution à 1 % (2 1/2 cuillères à soupe par gal, 1 1/4 oz par gal, ou 10 ml par l) dans de l'eau froide, tiède ou chaude. Si disponible, utilisez de l'eau tiède. Utilisez de l'eau froide pour les taches de sang. Pour les saletés tenaces, augmentez la température de l'eau et utilisez plus de détergent. Nettoyez par trempage, circulation, essuyage ou méthode ultrasonique. Ne convient pas aux pulvérisateurs : il moussera. RINCEZ SOIGNEUSEMENT, de préférence à l'eau courante. Pour un nettoyage critique, effectuez un rinçage final ou complet dans de

l'eau distillée, déminéralisée ou purifiée. Pour les surfaces en contact avec les aliments, rincez à l'eau potable. Il est utilisé sur une large gamme de surfaces en verre, en céramique, en plastique et en métal. Il est conseillé d'effectuer des tests de corrosion. Des directives de compatibilité des matériaux sont disponibles sur demande.

Tailles pratiques	Cat. Alconox N°
Boîte de 12 x 1 qt (12 x 0,95 l)	1232
Boîte de 4 x 1 gal (4 x 3,8 l)	1201
Bidon de 5 gal (19 l)	1205
Bidon de 15 gal (57 l)	1215
Bidon de 55 gal (208 l)	1255
1 gal de concentré fait 100 gal (1 l fait 100 l) de solution	



LIQUINOX réussit le test de résidus inhibiteurs pour l'analyse de l'eau et est certifié FDA. LIQUINOX est disponible auprès des principaux fournisseurs de laboratoires, d'hôpitaux, de cliniques et industriels. Pour trouver un distributeur pour les détergents Alconox Inc., utilisez l'outil de recherche Trouver des revendeurs dans la section Assistance du site alconox.com. Pour demander des échantillons GRATUITS, utilisez le formulaire Obtenir des échantillons sur alconox.com. Ou appelez Alconox Inc. au +914.948.4040, dès aujourd'hui.

LOTBFR.0

Numéro d'urgence 24h/24
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix

Données typiques LIQUINOX	Valeur typique
pH (en l'état)	8,5
Tension superficielle de la solution à 1 % (dyn/cm)	29
Conductivité de la solution à 1 % (mS/cm à 21 degrés C)	0,7
Forme	Liquide
Couleur	Jaune pâle
Solubilité dans l'eau	Complètement soluble dans toutes les proportions
Efficacité avec de l'eau dure	Très efficace
Biodégradabilité	Oui, répond à la norme CE648/2004
Tendance à former de la mousse	Très moussant
Durée de conservation	24 mois à compter de la fin du mois de fabrication
Teneur en parfum et teinture	0 %
Teneur en phosphate (sous forme de phosphore)	0 %
Point d'éclair (degrés F)	Aucun
Carbone organique (% calculé en poids)	19 %
Densité (lb/gal)	8,9

Description chimique

Liquinox se compose principalement d'un mélange homogène d'alkylarylsulfonate linéaire de sodium, de xylènesulfonate de sodium et d'alcool éthoxylé. Liquinox contient un mélange de tensioactifs non ioniques et anioniques.

Validation du nettoyage et détection des résidus

Pour quantifier les traces de Liquinox à des fins de validation du nettoyage, utilisez la conductivité, UV, le COT ou la HPLC. Pour plus de détails, consultez la page Validation du nettoyage dans Support sur alconox.com. Pour les tests d'accréditation en laboratoire pour montrer que le détergent a été rincé, référez-vous à la détection des résidus d'accréditation dans la section Support d'alconox.com.

Informations sur la santé et la sécurité

Ingrédients dangereux OSHA	Aucun
Classe de danger RCRA	Non dangereux
Polluants prioritaires de l'EPA	Aucun
Classe de danger DOT	Non dangereux
Inflammabilité	Non inflammable
Teneur en latex	Aucune dans le produit ou l'emballage
Irritation	Cat. 2 peau, Cat. 2A irritant pour les yeux
Toxicité orale	DL ₅₀ > 5000 mg/kg par voie orale chez le rat
Toxicité par inhalation	Non irritant
Teneur en COV	0 %
Teneur en OGM	Aucune
Source BSE/TSE	Aucune
Allergènes 2007/68/CE Annexe IIIa	Aucun
REACH Art. 57 (SVHC)	Aucun
RoHS	Aucun ingrédient dangereux RoHS
Cancérogénicité	NTP = Non IARC = Non OSHA = Non
Ingrédients sur l'inventaire TSCA	Oui
CE 907/2006	Ne contient pas d'enzymes, d'agents azurants, de parfums, de parfums allergènes ou d'agents de conservation

Précautions

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas prendre en interne. En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau. Pour les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Une fiche de données de sécurité est disponible sur alconox.com.

Pour des spécifications d'achat, contactez Alconox Inc. Les informations présentées sont typiques. Ne doivent pas être prises comme des spécifications. Les données typiques ne sont pas une spécification.

Alors que les informations contenues dans ce rapport ne doivent pas être considérées comme une garantie de produit, nous vous invitons à rechercher, tester et vérifier la pertinence des détergents Alconox Inc. pour votre application spécifique. Bien entendu, nous ne pouvons autoriser l'utilisation ou recommander l'utilisation de nos détergents lorsqu'ils enfreignent des brevets. Aucune représentation ou garantie n'est faite quant à la sécurité des produits ou des matériaux mentionnés dans l'amendement fédéral sur les additifs alimentaires de 1958.

LQTBFR.0