

24 小時緊急電話
(ChemTel) 888.255.3924 (美國境內)
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 經銷商
- 技術資訊
- 免費樣品
- 最新發展
- 白皮書
- 價格



LIQUINOX[®]

臨界清潔液體洗滌劑

- 濃縮物，節省成本
- 替代腐蝕性酸和有害溶劑
- 不含磷酸鹽、可生物降解且易於處理
- 免沖洗，提供可靠的結果與無干擾殘留物
- 用於 FDA 清潔驗證和食品接觸表面清潔

用於清潔：醫療保健儀器、實驗室器具、真空設備、組織培養器具、個人防護設備、取樣器具、導管、管材、酒杯、潔淨室、醫療器械、光學零件、電子元件、藥品和化妝品製造設備、金屬鑄件、鍛件和沖壓件、工業零件、管道、儲罐和反應器。用於對磷酸鹽敏感的分析器皿。

用於去除：土壤、砂礫、污垢、黏液、油脂、油、血液、組織、微粒、沉積物、化學品和溶劑。

表面清潔：推薦用於玻璃、金屬、不鏽鋼、瓷器、陶瓷、塑膠、水泥和玻璃纖維的腐蝕抑制配方。若及時沖洗，可用於銅、鋁、鋅和鎂等軟金屬。用於藝術品修復。建議進行腐蝕測試。

清洗方法：浸泡、刷子、海綿、布、超音波、浸泡/再循環定置洗淨。會起泡——不適用於噴霧或機器使用。

使用指導：在冷水、溫水或熱水中配製新鮮的 1% 溶液（每加侖 2 1/2 大匙、每加侖 1 1/4 盎司，或每公升 10 毫升）。若可以，請使用溫水。使用冷水清洗血跡。對於難處理的污垢，請提高水溫並使用更多清潔劑。使用浸泡、循環、擦拭或超音波方法清潔。不適用於噴塗機。會起泡。徹底沖洗——最好以流水沖洗。若為臨界清潔，請使用蒸餾水、去離子水或純淨水進行最後或全部沖洗。若為食品接觸表面，請使用飲用水沖洗。廣泛用於玻璃、陶瓷、塑膠和金屬表面。建議進行腐蝕測試。可應要求提供材料相容性指南。

方便的尺寸

Alconox 類別#

12 桶裝 x 1 夸脫 (12 x 0.95 公升)	1232
4 桶裝 x 1 加侖 (4 x 3.8 公升)	1201
5 加侖 (19 公升) 圓桶	1205
15 加侖 (57 公升) 圓桶	1215
55 加侖 (208 公升) 圓桶	1255
1 加侖濃縮物配製 100 加侖 (1 公升配製 100 公升) 溶液	



LIQUINOX 通過了水分析的抑制殘留物測試，並獲得 FDA 認證。您可從業界領先的實驗室、醫院、臨床和工業供應商處取得 LIQUINOX。若要尋找 Alconox Inc. 清潔劑的經銷商，請使用 alconox.com「支援」區段中的「尋找經銷商」搜尋工具。若要索取免費樣品，請使用 alconox.com 上的「取得樣品」表格。或立即致電 +914.948.4040 聯絡 Alconox Inc.。

LQTBTC.0

24 小時緊急電話
(ChemTel) 888.255.3924 (美國境內)
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 經銷商
- 技術資訊
- 免費樣品
- 最新發展
- 白皮書
- 價格

LIQUINOX 典型資料	典型值
pH 值 (原樣)	8.5
表面張力 1% 溶液 (達因/cm)	29
電導率 1% 溶液 (mS/cm, 攝氏 21 度)	0.7
形態	液體
顏色	淡黃色
水中溶解度	以任何比例完全溶解
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 符合 EC648/2004
起泡傾向	高泡
保質期	自生產月末起 24 個月
香料和染料含量	0%
磷酸鹽含量 (以磷計)	0%
閃點 (華氏度)	無
有機碳 (百分比計算 w/w)	19%
密度 (磅/加侖)	8.9

化學描述

Liquinox 主要由線性烷基芳基磺酸鈉、二甲苯磺酸鈉和乙氧基化醇的均勻混合物組成。Liquinox 含有非離子和陰離子表面活性劑的混合物。

清潔驗證和殘留物偵測

若要量化 Liquinox 的痕量等級以進行清潔驗證, 請使用電導率、紫外線、TOC 或 HPLC。如需詳細資訊, 請參閱 alconox.com「支援」中的「清潔驗證」頁面。如需瞭解有關顯示清潔劑已沖洗掉的實驗室認證測試, 請參閱 alconox.com「支援」區段中的「認證殘留偵測」。

健康與安全資訊

OSHA 有害成分	無
RCRA 危險等級	無危險
EPA 優先控制汙染物	無
DOT 危險等級	無危險
易燃性	不易燃
乳膠含量	產品或包裝中均無
刺激性	類別2 皮膚, 類別2A 眼睛刺激性
口服毒性	LD50 > 5000 mg/kg 口服大鼠
吸入毒性	無刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	無
BSE/TSE 來源	無
2007/68/EC 附件 IIIa 過敏原	無
REACH 法規 57 條 (SVHC)	無
RoHS	無 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 否 IARC = 否 OSHA = 否
TSCA 化學物質清單中的成分	是
歐盟 907/2006	不包含酶、螢光增白劑、香料、過敏性香料或防腐劑

預防措施

避免接觸皮膚、眼睛與衣物。請勿食用。若接觸, 請立即使用大量水沖洗皮膚。若接觸眼睛, 請使用大量水沖洗至少 15 分鐘, 並立即就醫。您可在 alconox.com 上取得安全資料表。

如需購買規格, 請聯絡 Alconox Inc。本文提供的資訊是典型的資料。不得作為規格。典型資料並非規格。

雖然本報告中的資訊不應被視為產品保證, 但我們敦促您調查、測試和驗證 Alconox Inc. 清潔劑是否適合您的特定應用。當然, 我們不會允許或推薦使用我們侵犯專利權的洗滌劑。我們對於 1958 年聯邦《食品添加劑修正案》中提到的產品或材料的安全性, 不作任何陳述或保證。

LQTBTC.0